



**The Anaerobic Indicator
Indicador Anaeróbico
Indicateur d'Anaérobiose
Der Anaerobenindikator
Indicatore di Anaerobiosi
Den Anaerobe Indikator
Anaerobindikatorn
O Indicador Anaeróbio
ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ**

Oxoid Ltd.,
Wade Road, Basingstoke
Hampshire, England



X1058D

CONTIENE 100 BOLSITAS

Descripción

El Indicador Anaeróbico Oxoid es una bolsita desechable que contiene una tira de material inerte saturado con una solución de resazurina. Al usarse, el cambio de color de rosa a blanco indica que se han obtenido condiciones de oxidación-reducción adecuadas para el crecimiento de la mayoría de los organismos anaeróbicos.

Si, después de la incubación, la faja del indicador no ha cambiado de color, se deberá verificar la integridad de los obturadores de la jarra y el funcionamiento del catalizador y se deberá repetir el cultivo anaeróbico.

Instrucciones

Corte según se indica. Utilizando unas pinzas, retire aproximadamente 10 mm de la tira. Colóquela inmediatamente en la jarra anaeróbica antes de colocar la tapa.

Después de usarse, se puede desechar la bolsita con los desperdicios normales del laboratorio.

Ingredientes activos

Resazurina en una solución acuosa tamponada que contiene conservantes.

Para uso exclusivo de laboratorio solamente
Conservar 2 - 8°C

NO UTILICE TIRAS SECAS AL ABRIR